



## Information sur les produits/services

### *TEST DURETE en bandelettes*



Année 2024

Houque 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE

Tel: 06.69.19.22.07 Fax: 05.61.90.31.88

Mail: [contact@danferr-medical.fr](mailto:contact@danferr-medical.fr)

Site: [www.danferr-medical.fr](http://www.danferr-medical.fr)



## TEST AQUADUR® En bandelettes

### **Produit**

TEST AQUADUR® Sensitive du laboratoire Macherey-Nagel

### **Présentation**

Boîte hermétique avec pastille anti humidité, de 50 bandelettes analytiques.

### **Conditionnement**

Boîte unitaire

### **Applications**

Permet de déterminer la dureté de l'eau par réaction colorée de la bandelette.

### **Péremption**

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

### **Mode d'emploi**

- ◇ Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 5 secondes.
- ◇ Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 15 secondes.
- ◇ Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

### **Précautions d'emploi**

- ◇ Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
- ◇ Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Référence : TEST AQUADUR**

**Veillez nous contacter pour établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.**